

石碳酸复红染色液

产品货号：R23113

产品规格：100ml

产品简介：

石碳酸复红染色液与改良苯酚品红染色液不同。石碳酸复红染色液主要由石碳酸、碱性品红等组成，主要用于痰涂片或拭子结核杆菌染色和革兰氏染色，较少单独使用。改良苯酚品红染色液又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液，主要由苯酚、碱性品红、山梨醇、氧化剂等组成，常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。石碳酸复红染色液主要用于抗酸杆菌染色和革兰氏染色中，亦可单独使用。

产品组成：

产品名称	规格	储存条件
石碳酸复红染色液	100ml	室温，避光

自备材料：

1. 载玻片、盖玻片
2. 自来水
3. 光学显微镜

操作步骤：

(一)抗酸染色：

1. 接种环挑取待检样本，涂布于载玻片上，自然干燥。
2. 滴加石碳酸复红染色液，染色。不必加热，蒸馏水冲洗。
3. 用脱色液脱色至无红色为止。蒸馏水冲洗。
4. 用亚甲基蓝染色液染色。蒸馏水冲洗。
5. 轻轻吸干水分，自然干燥。
6. 油镜镜检。

(二) 石蜡切片染色：

1. 石蜡切片脱蜡至水。
2. 滴加石碳酸复红染色液，染色。流水稍洗。
3. 盐酸乙醇分化。流水稍洗。
4. 直接二甲苯透明，树胶封片。

注意事项：

1. 染色结束后，应立即显微镜下观察。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：18个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com