

抗荧光衰减封片剂（改良型）

产品货号：M20423

产品规格：10ml

产品简介：

抗荧光衰减封片剂是一种稳定的用于保存荧光防止其发生快速光漂白的封片剂。该介质不会固化，封片之后载玻片上仍然是液体状态。配方中不包含4', 6-diamidino-2-phenylindole（DAPI）。

该封片剂的特点包括：

抑制常用荧光染料的光漂白。

具有理想的折射率，成像效果好。

封片后无需密封保存可进行长期分析。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
抗荧光衰减封片剂（改良型）	10ml	-20℃

使用说明：

用移液器将封片剂滴加至固定后的组织或细胞样品上，滴加体积约为25ul（每22mmx22mm盖玻片）。轻轻盖上盖玻片使封片剂均匀分散开。使用后，请将瓶盖拧紧，直立状态下置于-20℃长期保存。

对于封片后的样品，如有需要可在盖玻片周围用指甲油密封，并置于4℃避光保存。

注意事项：

1. 封片前，尽量去除样品表面多余水分。
2. 在使用抗荧光衰减封片剂的情况下可以显著减缓荧光衰减，但仍宜尽快观察且置于4℃或者-20℃避光保存。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

-20℃保存，有效期一年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com