

台盼蓝染色试剂盒

产品货号: R23771

产品规格: 1 kit

产品简介:

台盼蓝是一种重要的着色剂,被广泛用于选择性将死细胞或组织染成蓝色。活细胞具有完整的细胞膜而不被着色当细胞损伤或是死亡的时候,台盼蓝可以进入细胞以便对死细胞进行计数。台盼蓝被普遍用于显微镜细胞计数。但是这种方法不能区分死亡细胞与凋亡细胞。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
组分A: 台盼蓝染液(4%)	10mL	2-8℃
组分B: 10×Buffer	10mL	2-8℃

使用方法:

注意事项: 最佳的细胞浓度和染色时间根据细胞类型等因素而决定。

1. 用蒸馏水将 10×Buffer (组分 B) 稀释成 1×Buffer。
2. 准备细胞
 - a. 对于贴壁细胞: 用胰酶消化并收集细胞; 用 9mL 1×Buffer(组分 B)重悬细胞。
 - b. 对于悬浮细胞: 将细胞从培养基中离心下来, 用 9mL 1×Buffer(组分 B)重悬细胞。
3. 染色:

将1mL台盼蓝染色液(组分A)加入到9mL细胞重悬液中, 加入轻轻混匀, 室温孵育2-10分钟。
4. 直接在显微镜下观察并计数。

保存条件:

2-8℃条件下保存, 保质期12个月



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com