

慢病毒冻存液

产品货号: T13814

产品规格: 10ml

产品简介:

本产品中的缓冲液组分经过优化, 使用了Hepes和碳酸氢钠进行缓冲, 添加了L-谷氨酰胺、微量元素、冻存保护剂等成分, 适用于超速离心后、PEG沉淀后、超滤浓缩后的慢病毒重悬。使用本产品重悬后的慢病毒颗粒毒性小、存储时间久、反复冻融次数多。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
慢病毒冻存液	10ml	2-8°C

使用方法: (仅供参考):

超离、PEG沉淀后的病毒重悬:

1. 根据预期的浓缩倍数, 加入适量的慢病毒冻存液 (例如 100ml 慢病毒原液预期浓缩 100 倍, 则加入 1ml 慢病毒冻存液), 然后通过移液器轻轻吹打病毒沉淀。
2. 静置 4-6h, 让沉淀中的慢病毒颗粒释放到冻存液中。
3. 12000rpm, 4°C, 3min 离心, 收集上清液, -80°C 保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

保存:

2-8°C, 有效期1年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com