

蛋白转移缓冲液（10×，含SDS）

产品货号：T15671

产品规格：500ml

产品简介：

蛋白转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素（NC）膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。本蛋白转移缓冲液10×主要成分为Tris，甘氨酸和SDS，不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上，该试剂为10×溶液。

产品组成：

名称	规格	保存条件
蛋白转移缓冲液（10×，含SDS）	500ml	室温

使用说明：

1. 本产品为10×浓缩液，临用前请稀释：按蛋白转移缓冲液(10×)：甲醇：超纯水=1:2:7的比例，配制1×转移工作液。
2. 大多数蛋白质转移，应置于4°C进行，以防止蛋白降解。
3. 新配制的1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。

注意事项：

1. 本蛋白转移缓冲液为10×，使用时请稀释至1×，密闭保存，开启后尽快用完。
2. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

室温，有效期一年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com