

## 抗体洗脱液（膜再生液，增强型）

产品货号：T15455

产品规格：100ml

### 产品简介：

本产品是一种能够安全高效地从硝酸纤维素膜（NC）和聚偏二氟乙烯膜（PVDF）上去除一抗和二抗的增强型试剂，方便再次检测化学发光的蛋白质免疫印迹。

省时省力，消除误差：无需重新制胶、点样和电泳；节省珍贵样本；消除重新点样的误差。

快速高效：室温洗脱时间5-15min；相较于普通型拥有更强的洗脱能力。

无气味：不含硫醇，无刺激性气味。

即用型：无需稀释，开盖即用。

### 产品组成：

名称	规格	保存条件
抗体洗脱液（膜再生液，增强型）	100ml	2-8°C

### 操作步骤：

1. 完成第一次化学发光检测后，TBST 漂洗 5min；
2. 倒掉 TBST，加入适量抗体洗脱液，确保 NC 膜或 PVDF 膜被完全覆盖，室温摇床孵育 5-15min；
3. 倒掉抗体洗脱液，加入 TBST 漂洗三次，每次 5min；
4. 根据实验目的进行封闭和抗体孵育等后续工作。

### 注意：

1. 本洗脱液有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
2. 本产品不建议重复使用。
3. 使用时膜会变透明，此为正常现象，清洗后即恢复正常。
4. 本产品低温可能析出结晶沉淀，为正常现象，30-40°C水浴促进溶解澄清以后可以继续使用。
5. 为了您的安全与健康，请穿实验服并带一次性手套操作

### 保存条件：

2-8°C，有效期一年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com