

Blue Native PAGE蛋白上样缓冲液 (2×)

产品货号: T15838

产品规格: 1ml/5×1ml

产品简介:

Blue Native PAGE蛋白上样缓冲液(2×)是蛋白质样品进行Blue Native PAGE凝胶电泳的上样缓冲液。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Blue Native PAGE蛋白上样缓冲液 (2×)	1ml/5×1ml	-20℃

使用方法:

1. Blue Native PAGE 蛋白上样缓冲液 (2×)常温融化后轻轻摇匀, 以确保溶液混合均匀。
2. 按照每 1μl 非变性蛋白样品加入 1μl Blue Native PAGE 蛋白上样缓冲液 (2×)的比例混合。
3. 快速离心收集到管底, 直接加入 Blue Native PAGE 凝胶加样孔内电泳。

注意事项:

1. 本产品为 2×母液。使用时需根据实验要求稀释成 1×工作液。
2. 本缓冲液用于非变性电泳, 与样品混匀后不能加热处理。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃保存, 有效期12个月。建议分装冻存, 避免反复冻融。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com