

人工唾液（除菌）

产品货号：T13389

产品规格：500ml

产品简介：

人工唾液（除菌）又称人工口水、人造唾液、人工合成唾液、人工合成口水、人工模拟唾液、人工唾沫、人造唾沫、人工合成唾沫等无菌溶液。适用于玩具、口腔科、牙科、母婴用品、皮革、纺织等行业的色牢度和耐腐蚀性的模拟实验，用于检测人体接触物的使用寿命。人工唾液与真实的人体分泌的唾液相似度大于99%，本产品pH值6.8。

人工唾液（除菌）采用ISO/TR10271标准，具体配方如下：

试剂	浓度（g/L）
NaCl	0.4
KCl	0.4
CaCl ₂ ·2H ₂ O	0.795
NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O	0.78
Na ₂ S·2H ₂ O	0.005
尿素	1

包装内容：

产品内容	规格
人工唾液（除菌）成分一	495mL
人工唾液（除菌）成分二	5mL

使用方法：

1. 本产品为即用型，经过滤除菌，使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。
2. 临用前，每 49.5mL 成分一中，补加 0.5mL 的成分二，混合液保质期一个月，建议根据使用量配置。

注意事项：

1. 注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。

保存条件：

2-8℃保存，一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com